

Red Cell Lysis Buffer

红细胞裂解液

目录号: RT122

储存条件: 室温保存

产品内容:

| | |
|----------|--------|
| RT122-01 | 100 ml |
| RT122-02 | 250 ml |

Order: 010-59822688

Toll-free: 800-990-6057/400-810-6057

TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

产品简介

本产品主要成分是氯化铵，能快速、有效的裂解红细胞，使红细胞与白细胞分离。

使用方法

在血液样品中加入3倍体积红细胞裂解液（例如，300 μ l血液加入900 μ l红细胞裂解液），颠倒混匀，室温放置5 min，期间再颠倒混匀几次，10000 rpm离心1 min（若是离心机最高转速不允许，可以3000 rpm离心5 min），吸去上清，留下白细胞沉淀进行后续操作。