

2×Long Taq PCR MasterMix

目录号: KT203

储存条件: -20℃可长期保存, 多次冻融不会影响活性。如需经常使用, 可存放于4℃。

产品内容:

产品组成	KT203 -01	KT203 -02	KT203 -11	KT203 -12
2×Long Taq PCR MasterMix	1 ml	5×1 ml	1 ml	5×1 ml
ddH ₂ O	1 ml	5 ml	1 ml	5 ml
Loading dye in MasterMix	Yes	Yes	No	No

Order: 010-59822688

Toll-free: 800-990-6057/400-810-6057

TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

产品简介

本产品包含Long Taq DNA聚合酶、dNTPs、 $MgCl_2$ 、反应缓冲液、PCR反应的增强剂和优化剂以及稳定剂，浓度为 $2\times$ 。具有快速简便、灵敏度高、特异性强、稳定性好等优点，可最大限度的减少人为误差。适用于长片段PCR反应、复杂模板如GC含量高（ $>60\%$ ），有二级结构等的扩增和大规模基因检测。

产品组成（ $2\times$ ）

0.1 U Long Taq Polymerase/ μ l

500 μ M dNTP each

20 mM Tris-HCl (pH8.3)

100 mM KCl

3 mM $MgCl_2$

其它稳定剂和增强剂

质量控制

经检测无外源核酸酶活性；能有效地扩增人基因组中的单拷贝基因；室温（ $15-25^\circ C$ ）存放一周，无明显活性改变。

使用说明

本产品使用方便快捷，能避免PCR操作过程中的污染，使用时只需取适量2×Long Taq PCR MasterMix溶液，加入模板和引物，并加入ddH₂O补足体积，使MasterMix溶液的浓度为1×即可进行反应。产品有加染料（为蓝色）和不加染料（为无色）两种；加染料的产品反应完成后，产物可直接电泳。

适用范围

基因检测：本产品不同批次之间误差很小，特别适合大规模基因检测，半定量PCR实验和微量DNA的检测。

长片段PCR反应及一些复杂模板（如含二级结构，GC rich，和重复序列等）的扩增：如构建基因图谱、测序及分子遗传学研究等。PCR产物如需克隆，纯化后可直接进行T/A载体克隆，如需提高克隆效率，建议加A后再进行T/A载体克隆。

反应举例

注意：以下举例仅供参考，实际反应条件因模板、引物等的结构不同而各异，需根据实际情况，设定最佳反应条件。

1. 用2×Long Taq PCR MasterMix产品，以人基因组DNA为模板，扩增1 kb的片段，反应体系为25 μl （如反应体系不同，可按此比例增加或减少用量）。

组成成份	体积
Template	< 1 μg
Primer 1(10 μM)	1 μl
Primer 2(10 μM)	1 μl
2×Long Taq PCR MasterMix	12.5 μl
ddH ₂ O	补至25 μl

2. PCR反应循环的设置：

94°C 3 min

94°C 30 sec

55°C 30 sec

72°C 1 min

72°C 5 min

} 30 cycles

3. 结果检测：反应结束后取5 μl 反应产物，琼脂糖凝胶电泳检测。